

הוראות הפעלה – משקל דגם BH

1. כללי

בעת קבלת מכשיר דגם BH יש לשחרר את בורג נעילת המתמר הנמצא בדופן שמאל. בסוף פעולת השחרור יש לכסות את הבורג ע"י הכיסוי המצורף.

* מומלץ לשמור את בורג הנעילה לכל מקרה של הובלת המכשיר.

לחצנים

ON/OFF - הפעלת וכיבוי המכשיר.

MODE - מעבר בין שלושת הפונקציות: שקילה, ספירה, אחוזים.


UNITS - לחצן לבחירת 13 יחידות שקילה שונות.

PSC - לחצן לבחירה בין מספר כמויות קבועות לצורך הספירה.

T \longleftrightarrow - לחצן ביטול משקל כלי השקילה (לקבלת משקל נטו).

0 \rightarrow - לחצן איפוס הצג.

LIGHT-BACK - לחצן

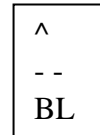

← | - לחצן אישור

2. הפעלת המכשיר

הדלקה: לחץ על לחצן ON להפעלת המאזניים.

בחר בעזרת לחצן MODE את סוג הבדיקה הדרושה: שקילה/ספירה/אחוזים.

שקילה

במצב שקילה עומדים לרשות המשתמש 13 מידות שקילה אפשריות.

בחירת המידה הרצויה תבצע באמצעות לחצן UNITS.

על מנת לשקול מוצר יש להמתין לאיפוס המסך ולהניח את המוצר הנשקל על גבי כף השקילה.

על מנת לבצע שקילה בתוך כלי שקילה יש לבטל תחילה את משקל הכלי ע"י לחיצה

על לחצן TARE ולאחר מכן להניח את המוצר הנישקל בתוך הכלי.

במידה והמסך אינו מאופס יש לאפסו ע"י לחצן <0> (האיפוס בעזרת לחצן זה הוא

עד לתחום +2% מכושר השקילה המכסימלי של המשקל).

ספירה

לחץ על לחצן UNITS כדי לבחור את כמות הדגימה (10, 20, 50, 100).

הנח את הכמות שנבחרה על גבי כף השקילה ולחץ על לחצן PCS.

המשקל מוכן לספירה בעת הוספת הסימן "C".

במידה ומשקל החלקים נמוך מדי (1/5 מדיוק השקילה) יופיע הסימן PCS -- or --

בדיקה באחוזים

ע"י לחצן PCS בחר 100.0% או 100.00%.
הנח את הכמות הרצויה על הכף ולחץ על לחצן |
סימן ה-% - מהבהב מספר פעמים ונדלק קבוע כשתהליך הכנסת הנתון לזיכרון מושלם.
במידה ומשקל החלקים נמוך מדי (1/5 מדיוק השקילה) יופיע הסימן % or --.

3. תכנות

על מנת להיכנס לתכנות המכשיר לחץ על לחצן MODE.
ע"י לחיצה על לחצן PCS ניתן לדפדף בין 10 הסעיפים השונים.
לחיצה על לחצן | תכניס את המשתמש לסעיף הנבחר.

סעיף P.S.1 – כיול:

כאשר התצוגה מראה CAL לחץ על לחצן | המסך מראה 0000.
ע"י הלחצנים BL, | הקש על המסך את ערך המשקולת איתה אתה עומד לכייל.
הנח את המשקולת על גבי משטח השקילה.
בסוף פעולת הכיול האוטומטית המשקל יתאפס.

סעיף P.S.2 – בחירת המידה עליה יידלק המשקל:

כאשר על המסך מופיע הכתובת INIYU לחץ על לחצן UNITS כדי לבחור את המידה הרצויה.
לחצן | לאישור המידה.

סעיף P.S.3 – איפשור מידות:

בסעיף זה ניתן לאפשר או לנעול 13 מידות אפשריות.
כאשר על המסך מופיע הכתובת UNIT לחץ על לחצן | כדי לדפדף בין המידות (לחיצה על לחצן זה גם מאפשרת את המידה הקודמת).
ע"י לחצן מאשרים את המידה (ON) או לא מאשרים (OFF).

^
--
BL

סעיף P.S.4 – קביעת זמן כיבוי אוטומטי:

כאשר התצוגה תופיע הכתובת A.OFF לחץ על לחצן | כדי לבחור אחד משלושת הזמנים הבאים: 2,5,8 דקות.
לחץ על לחצן | לאישור הזמן שבחרת.
על מנת לעבור לסעיף הבא לחץ על לחצן PCS.

^
--
BL

סעיף P.S.5 – קביעת שיטת שידור RS – 232:

על המסך מופיע הכתובת trn.
לבחירת השיטה לחץ על לחצן |

^
--
BL

לאחר הבחירה לחץ על לחצן | לאישור.

לחץ על לחצן PCS לעבור לשלב הבא.

סעיף P.S.6 – קביעת פילטר:

כאשר על המסך מופיע הכתובת F 1XX ניתן לשנות את עוצמת הפילטר ע"י לחצן .

^
--
BL

ניתן לבחור 15 עוצמות פילטר שונות.

ככל שהמספר שניבחר גבוה יותר מהירות המסך גבוה יותר.

אישור מתבצע ע"י לחצן ←

מעבר לשלב הבא ע"י לחצן PCS.

סעיף P.S.7 – בחירת תחום האיפוס:

על המסך מופיע הכתובת ZERO X.

בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן

אשר את הבחירה ע"י לחצן ←

מעבר לשלב הבא ע"י לחצן PCS.

^
--
BL

סעיף P.S.8 – בחירת תחום איפוס אוטומטי:

על המסך מופיע הכתובת b2 X

בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן

אשר את הבחירה ע"י לחצן ←

מעבר לשלב הבא ע"י לחצן PCS.

^
--
BL

סעיף P.S.9 – איפוס או ביטול בחירת כמות ממוצעת במצב ספירה:

על המסך מופיע הכתובת A.C Y/N.

בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן

אשר את הבחירה ע"י לחצן ←

מעבר לשלב הבא ע"י לחצן PCS.

^
--
BL

סעיף P.S.10 – בחירת תחום עקיבת אפס:

על המסך מופיע הכתובת trac X

0=1/3 DIVISION

1=1/2 DIVISION

2=1 DIVISION

בחירת תחום האיפוס תתבצע ע"י לחצן .

אשר את הבחירה ע"י לחצן ←

^
--
BL

* בכל אחד מהשלבים לחיצה על לחצן ← מאשרת את הבחירה.
* בכל אחד מהשלבים לחיצה על לחצן >0< מוציאה את המשתמש מהתכנות.