

הוראות הפעלה – משקל דגם BS

1. כללי

בעת קבלת מכשיר דגם BS יש לשחרר את בורג נעילת המתמר הנמצא בדופן שמאל. בסוף פעולת השחרור יש לכסות את הבורג ע"י הכיסוי המצורף.

* מומלץ לשמור את בורג הנעילה לכל מקרה של הובלת המכשיר.

לחצנים

- ON/OFF - הפעלת וכיבוי המכשיר.
- MODE - מעבר בין שלושת הפונקציות: שקילה, ספירה, אחוזים.
- UNITS - לחצן לבחירת 13 יחידות שקילה שונות.
- ↑ - לחצן לבחירה בין מספר כמויות קבועות לצורך הספירה.
- Tare - לחצן ביטול משקל כלי השקילה (לקבלת משקל נטו).
- zero - לחצן איפוס.
- enter - לחצן אישור

2. הפעלת המכשיר

הדלקה: לחץ על לחצן ON להפעלת המאזניים.
בחר בעזרת לחצן MODE את סוג הבדיקה הדרושה: שקילה/ספירה/אחוזים.

שקילה

במצב שקילה עומדים לרשות המשתמש 13 מידות שקילה אפשריות. בחירת המידה הרצויה תתבצע באמצעות לחצן UNITS. על מנת לשקול מוצר יש להמתין לאיפוס המסך ולהניח את המוצר הנשקל על גבי כף השקילה. על מנת לבצע שקילה בתוך כלי שקילה יש לבטל תחילה את משקל הכלי ע"י לחיצה על לחצן TARE ולאחר מכן להניח את המוצר הנשקל בתוך הכלי. במידה והמסך אינו מאופס יש לאפסו ע"י לחצן <0> (האיפוס בעזרת לחצן זה הוא עד לתחום $\pm 2\%$ מכושר השקילה המכסימלי של המשקל).

ספירה

לחץ על לחצן MODE ואח"כ על לחצן ↑ כדי לבחור את כמות הדגימה (10, 20, 50, 100). הנח את הכמות שנבחרה על גבי כף השקילה ולחץ על לחצן PCS. המשקל מוכן לספירה.

בדיקה באחוזים

ע"י לחצן MODE בחר בין 100.0% או 100.00%. הנח את הכמות הרצויה על הכף ולחץ על לחצן PCS. סימן ה-%- מהבהב מספר פעמים ונדלק קבוע כשתהליך הכנסת הנתון לזיכרון מושלם. במידה ומשקל החלקים נמוך מדי (1/5 מדיוק השקילה) יופיע הסימן % -- or --.